

PFOS,PFOA(及び PFHxS) の採水容器の注意事項

水道水(水道原水)、環境水(河川水、地下水、湖沼水、海水)の場合

採水容器

水道水(水道原水): 1L ポリ容器 1 本

環境水(河川水、地下水、湖沼水、海水): 1L ポリ容器 2 本



◎試料の採水方法

- ①採水容器を共洗い(試料水で洗うこと)はせず、満水にして密栓してください。
- ②同封のシールを採水容器に貼ってください
- ③採取後の容器は、冷蔵庫等で保冷してください。

◎採水時の注意点

- ・採水器具については、テフロン等のフッ素樹脂の器具を使用しないようお願いします。
- ・採水器具(バケツ、漏斗、ひしゃく等)は弊社にて準備しておりません。

◎発送方法

同封の宅配表を使用していただき、クール便にてお願いします。



その他、検査についてのご質問等がありましたら、PFAS 担当者までご連絡ください。

株式会社理研分析センター

Tel. 0235-24-4427

Fax. 0235-24-4429